

# 5%BSA 封闭液说明书

## 产品简介:

5%BSA 封闭液(Blocking Buffer)适用于 Western Blotting、ELISA 以及免疫组化实验中非特异性蛋白结合位点的封闭。封闭后,可以减小后续的一抗或二抗等和载体的非特异性结合,降低背景,增强信噪比,以达到理想的显色效果。

**温度保存:** 2-8℃ 保存,一年有效。

**使用方法:** 本产品为即用型,无需稀释。封闭步骤中加入足够量的 BSA 封闭液充分覆盖载体表面,振荡封闭,封闭时间依据实验而定,一般室温封闭半小时至1小时,然后进行抗体孵育等后续操作。

**注意事项:** 通常在室温封闭 60 分钟即可。对于一些背景非常高的抗体,可以 4℃ 封闭过夜。为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作

